

Protein A/G COIP 磁珠

Protein A/G磁珠可以和任意种属的IP抗体结合

磁珠

Protein A/G


+



产品编号	名称	结合蛋白总量	建议用量	结合蛋白时间	包装	价格
SB-EX002	免疫沉淀磁珠 (protein A/G磁珠)	广谱抗体种属	25~50μL/次	2小时	1 ml	¥550.00
SB-PR001	Protein A/G COIP磁珠	广谱抗体种属	25~50μL/次	4小时	1 ml	¥327.00

链霉亲和素磁珠 Streptavidin Magnetic Beads

生物素是一种水溶性的小分子维生素，而链霉亲和素是一种大分子蛋白，它们具有高度的亲和力和结合能力，可以相互结合形成稳定的复合物，广泛应用于分子生物学、免疫学蛋白质分离等领域。

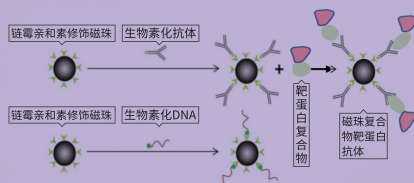

产品编号	名称	包装	价格
SB-PR080	链霉亲和素磁珠 Streptavidin Magnetic Beads (3um)	1 ml	¥360.00
SB-PR005	链霉亲和素磁珠(1 μm)	1 ml	¥600.00

普通抗体磁珠

产品编号	名称	包装	价格
SB-PR004	Anti-Myc COIP 磁珠	1mL	¥1000.00
SB-PR003	Anti-HA COIP 磁珠	1mL	¥1000.00
SB-PR002	Anti-Flag COIP 磁珠	1mL	¥1000.00
SB-PR012	RIP 级 (RNA 免疫共沉淀) PA/G 磁珠	1mL	¥3000.00
		2mL	¥5500.00
		5mL	¥13000.00
SB-PR016	His 标签抗体磁珠	1mL	¥1300.00
		2mL	¥2050.00
		5mL	¥4500.00
SB-PR018	V5 标签抗体磁珠	1mL	¥1200.00
		2mL	¥2100.00
		5mL	¥4800.00
SB-PR019	GST 标签抗体磁珠	1mL	¥1200.00
		2mL	¥2100.00
		5mL	¥4800.00
SB-PR020	外泌体 CD63 分选磁珠	1mL	¥5500.00
		2mL	¥10000.00
		5mL	¥23000.00
SB-PR017	CD71 磁珠	1mL	¥3300.00
		2mL	¥6000.00
		5mL	¥14000.00



羊驼纳米标签

anti-GFP beads抗体

IP/Co-IP神器

羊驼anti-GFP beads提供快速有效的一步免疫沉淀, 可以从细胞或组织中特异的拉出目标蛋白和他的互作因子。Anti-GFP beads 是以琼脂糖珠或者磁珠为基质, 共价偶联高亲和力和高特异性的羊驼单域抗体。

羊驼anti-GFP beads 应用

适用于多种生化反应分析:

- ★ Immunoprecipitation (IP)/Co-IP
- ★ Mass spectrometry
- ★ Enzyme activity measurements
- ★ Chip/RIP analysis

羊驼anti-GFP beads 优势

羊驼anti-GFP beads

无轻重链影响

筛选蛋白时耐酸碱, 可以在严格的条件下清洗

5-30min短时间的孵育

质量稳定, 耐高温, 没有批次差异性

传统抗体

在下游应用中会出现重链和轻链的污染


IgG会限制缓冲液的使用, 对某些试剂的耐受性差

孵育时间长, 在Co-IP中可能会影响低亲和力相互作用因子的筛选

多克隆抗体批次之间不稳定


实验结果示例

★ 细胞中 GFP 蛋白的免疫沉淀实验结果:

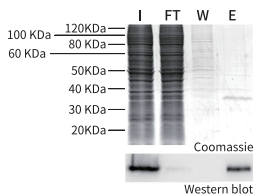

Immunoprecipitations of GFP:
Total extract from 293T cells expressing GFP. Input(I), Flow through(FT) fraction, wash(W) fraction and Elution (E) fraction

★ 组织中 GFP 融合蛋白的免疫沉淀实验结果:

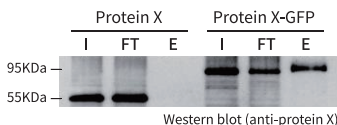

Immunoprecipitations of GFP fusion protein from Drosophila extract containing protein X or protein X-GFP fusion. Input(I), flow through (FT) fraction and elution (E) fraction

产品编号	名称	包装	价格
SB-NM011	Alpaca anti-GFP VHH Beads羊驼anti-GFP纳米抗体琼脂糖珠	500 µl	¥1500.00
SB-NM001	Alpaca anti-GFP VHH Magnetic Beads羊驼anti-GFP纳米抗体磁珠	500 µl	¥1500.00
		2.5mL	¥6000.00
SB-NM013	Alpaca anti-HA VHH Agrose Beads羊驼anti-HA纳米抗体琼脂糖珠	500 µl	¥1500.00
SB-NM002	Alpaca anti-MYC VHH Agrose Beads 羊驼anti-MYC纳米抗体琼脂糖珠	500 µl	¥1500.00
SB-NM003	Anti-HA Nanobody Magarose Beads羊驼anti-HA纳米抗体磁珠	500 µl	¥1500.00
SB-NM014	Alpaca anti-mCherry VHH Agrose Beads羊驼anti-mCherry纳米抗体琼脂糖珠	500µl	¥1500.00
SB-NM015	anti-mouse VHH IP beads抗鼠纳米免疫沉淀琼脂糖珠	500 µl	¥999.00
SB-NM016	anti-rabbit VHH IP beads抗兔纳米免疫沉淀琼脂糖珠	500 µl	¥999.00
SB-NM017	Anti-FLAG Nanobody Agarose Beads 羊驼Anti-FLAG纳米抗体琼脂糖珠	500 µl	1500.00
SB-NM019	Anti-MYC Nanobody Magarose Beads 羊驼Anti-MYC纳米抗体磁珠	500 µl	1500.00
SB-NM018	Anti-FLAG Nanobody Magarose Beads羊驼Anti-FLAG纳米抗体磁珠	500 µl	1500.00